

PROSEDUR MUTU
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ASPIRATOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



Kode Dokumen : PM-UMS-YY
Revisi :
Tanggal Berlaku :

Disahkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disiapkan oleh:
<u>Dr. Yuli Kusumawati, S.KM.,</u> <u>M.Kes(Epid)</u> Kaprodi Kesmas	<u>Tanjung Anitasari Indah K,</u> <u>S.KM., M.Kes</u> Unit Jaminan Mutu	<u>Dian Islami, S.KM</u> Laboran

	Universitas Muhammadiyah Surakarta	PROSEDUR MUTU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ASPIRATOR	Kode Dokumen : PM-UMS-XXXXX-YY Revisi : R03 Tanggal Revisi : 1 Januari 2016 Tanggal Berlaku : 1 April 2016
---	---	---	---

1. TUJUAN

Memastikan pemakaian aspirator secara benar

2. RUANG LINGKUP

SOP ini digunakan untuk membantu penggunaan aspirator dalam kegiatan praktikum epidemiologi di laboratorium.

3. DEFINISI

3.1 Program Studi Kesehatan Masyarakat memiliki tujuh ruang laboratorium diantaranya Laboratorium Epidemiologi, Laboratorium Audio Visual, Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dan Laboratorium *common use* meliputi Laboratorium Biomedik, Laboratorium Gizi, Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan Laboratorium Komputer.

3.2 Laboratorium Epidemiologi terletak di sebelah selatan Masjid Fadlurohman, digunakan dalam praktikum teknik entomologi dan vector.

4. REFERENSI

4.1 Prosedur Mutu Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016 Kode Dokumen PM-UMS-01 Tentang Sistem Pengendalian Dokumen dan Data.

4.2 Prosedur Mutu Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016 Kode Dokumen PM-UMS-09 Tentang Proses Pembelajaran.

5. DISTRIBUSI

5.1 Kepala Prodi Kesehatan Masyarakat UMS

5.2 Sekertaris Prodi Kesehatan Masyarakat UMS

5.3 Unit Jaminan Mutu Prodi Kesehatan Masyarakat

5.4 Kepala Laboratorium Prodi Kesehatan Masyarakat UMS

5.5 Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat UMS

5.6 Mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat UMS

6. SPESIFIKASI ALAT

1) Triman Model TB. ASA

	Universitas Muhammadiyah Surakarta	PROSEDUR MUTU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ASPIRATOR	Kode Dokumen : PM-UMS-XXXXX-YY Revisi : R03 Tanggal Revisi : 1 Januari 2016 Tanggal Berlaku : 1 April 2016
---	---	---	---

7. FUNGSI

Untuk menangkap nyamuk

8. PROSEDUR

8.1 Cara Penggunaan

- 1) Tentukan area penangkapan nyamuk
- 2) Masukkan aspirator pada mulut
- 3) Tentukan nyamuk yang akan ditangkap
- 4) Hirup dengan aspirator ketika sudah tertangkap
- 5) Masukkan kedalam tempat atau sarang nyamuk sementara

8.2 Perawatan

- 1) Bersihkan ketika selesai memakai
- 2) Selalu bersihkan dan

9. ARSIP

9.1 Standar Operasional Prosedur Laboratorium Epidemiologi/Lab EPID/FIK-UMS/I/2018

10. LAMPIRAN



Gambar Alat 4