

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BLENDER

PRODI ILMU GIZI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



Kode Dokumen :
Revisi :
Tanggal Berlaku :

Disahkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disiapkan oleh:
<u>Pramudya Kurnia, M.Agr</u> Kaprodi Ilmu Gizi	<u>Aan Sofyan, M.Sc</u> Unit Jaminan Mutu	<u>Tri Puji Lestari, S.Gz</u> Laboran

	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Standar Operasional Prosedur Blender Laboratorium Prodi IlmuGizi	Kode Dokumen : Revisi : Tanggal Revisi : Tanggal Berlaku :
---	---	--	---

1. TUJUAN

Pemakaian Blender secara benar

2. RUANG LINGKUP

SOP ini digunakan untuk membantu penggunaan Blender dalam kegiatan praktikum Ilmu Bahan Pangan, Ilmu Teknologi Pangan, Dasar Kulineri, Dietetik, penelitian dan pengabdian di lingkungan laboratorium Ilmu Pangan Program Studi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta

3. DEFINISI

Standart Operasional Prosedur blender ini adalah langkah-langkah penggunaan alat blender dan pemeliharannya.

4. REFERENSI

- 4.1 Prosedur Mutu Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016 Kode Dokumen PM-UMS-01 Tentang Sistem Pengendalian Dokumen dan Data.
- 4.2 Prosedur Mutu Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016 Kode Dokumen PM-UMS-09 Tentang Proses Pembelajaran

5. DISTRIBUSI

- 5.1 Kepala Laboratorium Dasar Prodi Ilmu Gizi UMS
- 5.2 Unit Jaminan Mutu Prodi Ilmu Giz iUMS
- 5.3 Laboran Prodi Ilmu Gizi
- 5.4 Dosen Pengampu Mata Praktik Prodi Ilmu Gizi UMS
- 5.5 Mahasiswa Prodi Prodi Ilmu Gizi UMS

6. SPESIFIKASI ALAT

BLENDER PHILIPS

7. FUNGSI

	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Standar Operasional Prosedur Blender Laboratorium Prodi IlmuGizi	Kode Dokumen : Revisi : Tanggal Revisi : Tanggal Berlaku :
---	---	--	---

Menghaluskan, mencampur dan mengaduk bahan makanan

8. PROSEDUR

8.1 Cara Penggunaan

- 1) Putar unit pisau blender searah jarum jam pada tabung blender.
- 2) Pasang tabung blender bersama unit pisau yang telah terpasang padanya ke unit motor dan putar searah jarum jam hingga terkunci posisinya.
- 3) Tekan tuas untuk membuka penutup.
- 4) Masukkan sumbat pengisi pada penutup.
- 5) Masukkan steker listrik pada stop kontak dinding.
- 6) Tekan salah satu tombol kecepatan untuk menghidupkan alat .

8.2 Perawatan

- 1) Bersihkan blender segera setelah pemakaian
- 2) Kosongkan blender, lepas unit pisau berlawanan arah jarum jam agar lebih mudah dibersihkan.
- 3) Cuci tabung, tutup dan unit pisau hingga bersih
- 4) Tiriskan lalu lap hingga kering
- 5) Pasang kembali setiap bagian blender lalu simpan pada tempat yang bersih dan kering

9. ARSIP

9.1 Standar Operasional Prosedur Laboratorium Prodi Ilmu Gizi

	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Standar Operasional Prosedur Blender Laboratorium Prodi IlmuGizi	Kode Dokumen : Revisi : Tanggal Revisi : Tanggal Berlaku :
---	---	---	---

10. LAMPIRAN

Gambar Alat

